

透明质酸染色液

产品货号: R22059

产品规格: 2×50ml

产品简介:

阿利新蓝又称爱先蓝或阿尔辛蓝等, 是一种大分子共轭染料, 类铜钛花青染料, 最初用于纺织纤维染色。这种阳离子染料与酸性基团结合, 也即阿利新蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物。组织学染色时推荐使用阿利新蓝 8GX 和 8GS。阿利新蓝使碳水化合物着色的确切机制不明, 普遍认为是阳离子的异硫脲基通过静电与组织内的多聚阴离子相连。阿利新蓝不能沉淀糖原。硫酸软骨素、硫酸皮肤素、硫酸乙酰肝素和透明质酸的硫酸根或羧基在 pH 值为 2.5 时电离, 因此带有一个负电荷。这导致结缔组织和软骨中的蛋白多糖/透明质酸以及上皮酸性黏蛋白(如大肠的唾液黏蛋白和硫黏蛋白)与阿利新蓝在 pH 值为 2.5 时发生反应。中性黏蛋白(如胃黏膜和 Brunner 腺体部位的中性黏蛋白)不能与阿利新蓝反应。

乐业生物透明质酸染色液采用透明质酸酶联合阿利新蓝染色, 其原理在于透明质酸酶可以裂解透明质酸和硫酸软骨素的糖苷键。在阿利新蓝染色前用透明质酸酶做标本预处理, 与未处理的切片相比, 若处理过的切片不着色, 则表明组织中存在透明质酸和硫酸软骨素; 若预处理没有产生影响, 则说明组织中不含透明质酸和硫酸软骨素。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
试剂(A): HAase solution	50ml	4℃, 避光
试剂(B): Alcian blue stain	50ml	4℃, 避光
试剂(C): 阴性对照液	10ml	室温

自备材料:

1. 系列乙醇
2. 去离子水

操作步骤:

1. 取 2 张阳性对照片和 2 张实验片, 二甲苯脱蜡, 通过梯度乙醇后, 再入去离子水水化。
2. 取 1 张阳性对照片和 1 张实验片用 HAase solution 处理, 37℃ 孵育 3h。取另外的 1 张阳性对照片和 1 张实验片用阴性对照液处理, 37℃ 孵育 3h。
3. 流水冲洗 5min。
4. 入 Alcian blue stain 染色 30min。
5. 流水冲洗 5min。
6. 梯度乙醇脱水, 二甲苯透明, 混合封片剂封片。

染色结果:

透明质酸和(或)硫酸软骨素经酶处理 不着色
透明质酸和(或)硫酸软骨素未经酶处理 蓝色

注意事项:

1. 需使用阳性对照片以检测酶的活性。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com