

Western洗涤液 (10×)

产品货号: T15299

产品规格: 100ml/10×100ml

产品简介:

Western洗涤液(10×), 即Western Wash Buffer(10×)可以用于Western时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比。

按照每张膜洗涤需要5-10毫升Western洗涤液(1×)计算, 一个包装的Western洗涤液可以洗涤100-200次。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Western洗涤液 (10×)	100ml/10×100ml	2-8℃

操作步骤:

1. 取一瓶Western洗涤液(10×), 倒入到一洁净的量筒中, 加入蒸馏水混匀并定容到1升后即成为Western洗涤液(1×), 并可以用于Western的洗涤。没有用完的洗涤液可以室温保存, 通常1-2周内是可以正常使用的。如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 宜废弃。
2. 在一抗或二抗孵育结束后, 加入少量Western洗涤液(1×), 使之能盖住蛋白膜, 在摇床上洗涤5分钟后, 吸尽洗涤液, 再加入新的洗涤液洗涤。共洗涤3次, 每次5分钟。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件Western结果背景仍然较高, 可以适当延长洗涤时间, 并增加洗涤次数。通常, 延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对Western结果产生负面影响。

注意事项:

1. 本Western洗涤液(10×)配制成Western洗涤液(1×)后, 宜4℃保存, 并在1-2个月内用完。如果室温保存, 宜在1-2周内用完。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com