

Western封闭液（奶粉）

产品货号：T15215

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

Western封闭液即Western Blocking Buffer，可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的PVDF膜或NC膜的封闭，主要由TBS、脱脂奶粉、防腐剂等组成。封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。每张膜封闭大约需要10~15ml封闭液。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Western封闭液（奶粉）	100ml/500ml	2-8℃

自备材料：

1. TBST或Western洗涤液
2. 摇床

操作步骤（仅供参考）：

1. 蛋白印迹转膜后加入Western洗涤液，在摇床上摇动洗涤蛋白膜1~2min。
2. 取恰当容量的容器加入Western Blocking Buffer，在摇床上摇动室温封闭60min。
3. 直接进行一抗孵育等后续操作。

注意事项：

1. 如果对于一些背景非常高的抗体，可以4℃封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com