

## 全蛋白提取试剂盒（中）

产品货号：15234

产品规格：50T/100T

### 产品简介：

本试剂盒用于哺乳动物组织和细胞中提取总蛋白，试剂盒中的裂解液含有蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂，作用较为温和，可快速获得总蛋白，可用于免疫印迹实验等基础研究实验，由于含有上述的酶抑制剂，不能用于研究蛋白激酶和磷酸激酶的研究。本品仅用于科研。

### 产品组成

名称	50T	100T	保存条件
裂解液（中）	50ml	100ml	2-8℃
磷酸酶抑制剂（100×）	0.5ml	1ml	-20℃
蛋白酶抑制剂（100×）	0.5ml	1ml	-20℃
PMSF（100×）	0.5ml	1ml	-20℃

### 操作步骤（仅供参考）：

#### 1. 组织总蛋白的提取

- 1) 在1ml的冷裂解液中各加入10ul的磷酸酶抑制剂、蛋白酶抑制剂和PMSF；混匀，放置在冰上备用；
- 2) 称取0.1g的新鲜组织，放置于玻璃匀浆器的入口缓冲处，用眼科剪将组织块尽可能的剪碎，然后加入0.5-1ml的新配置的裂解液，研磨直至没有明显的组织块，这个过程注意冰上操作；
- 3) 将组织匀浆液移入1.5ml的EP管中，4℃ 12000g 离心30min；
- 4) 吸取上清至新的管中；
- 5) 进行蛋白定量或者变性进行蛋白实验。（提取好的蛋白建议保存于-80℃，即用即取，避免反复冻融，避免长时间储存。）

#### 2. 细胞总蛋白的提取

- 1) 裂解液的用量：10<sup>7</sup>个细胞需要裂解液1ml；
- 2) 贴壁细胞：弃去培养基，用冷的PBS洗两次，弃去PBS，然后加入计算好的细胞裂解液；在冰上用细胞刮刀进行刮离细胞，将刮离的细胞裂解液移入EP管中，颠倒裂解20-30min。
- 3) 悬浮细胞：4℃ 400g离心收集细胞，用冷的PBS洗两次细胞，同样按细胞数加入裂解液，涡旋10s，放置冰上裂解10min，重复3-4次；
- 4) 裂解完毕之后，将细胞裂解液4℃ 12000g离心30min；
- 5) 将上清移入新的EP管中；进行蛋白定量或者变性进行蛋白实验。（提取好的蛋白建议保存于-80℃，即用即取，避免反复冻融，避免长时间储存。）

### 注意事项：

1. 实验过程，所有试剂都要需要预冷或者即融，保证操作过程中的低温环境。
2. PSMF（有毒）现用现加，因为PSMF在水溶液中会快速降解。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com