

APES玻片硅化试剂

产品货号：M20103

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

硅化载玻片是通过对玻璃表面起化学修饰作用改变其表面的化学物理特性，使组织切片或细胞牢固的贴于玻璃片上，防止抗原修复过程中由于高温、高压的诸多因素所造成的脱片现象。玻片经过硅化处理后具有束水性。

APES玻片硅化试剂主要用于玻片的硅化，包括盖玻片和载玻片。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
APES 玻片硅化试剂	100ml/500ml	2~8℃

操作步骤：

1. 玻片置于 APES 玻片硅化试剂中浸泡 10s。
2. 置于洗涤液中洗涤。
3. DEPC 处理水中漂洗，空气中干燥。
4. 4℃ 保存（最好用铝箔包好，避免污染）。

注意事项：

1. APES 玻片硅化试剂有轻微毒性，请小心操作，避免接触皮肤或吸入。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com