

即用型细菌冻存液

产品货号: T11052

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

即用型细菌冻存液可以用于各种常见细菌的冷冻保存。通常-20℃可以保存菌种12个月, -70或-80℃可以长期保存。乐业生物自主研发的即用型细菌冻存液经高压灭菌处理, 无需把待保存的细菌沉淀用细菌冻存液重悬, 直接加入后混匀即可。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
即用型细菌冻存液	50ml/100ml	室温

自备材料:

1. 无菌离心管或冻存管
2. 移液器吸头

操作步骤 (仅供参考):

1. 用LB等液体培养基培养细菌至对数生长期。
2. 取无菌冻存管或离心管, 按菌液:即用型细菌保存液=3:1混合, 充分混匀。
3. -20℃或-80℃冷冻保存细菌。
4. 冻存细菌的使用请参考DH5 α 菌种的使用方法。

注意事项:

1. 细菌冻存液必须在超净台内使用, 以避免杂菌污染。
2. 细菌冻存液与细菌需混匀, 否则无法起到在低温冷冻条件下对细菌的保护作用。
3. 新鲜的对数期细菌冻存效果最好, 但非对数期的或不是新鲜培养的细菌也可以用本细菌冻存液冷冻保存。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com