

植物组织脱色液

产品货号：R23601

产品规格：100ml

产品简介：

植物样本常用染色法包括整体样本染色和切片染色两种，整体染色更便于将染色结果进行组织级的原位标记，但由于植物组织本身含有的叶绿素、花青素等色素均会影响染色结果的观察。可通过脱色处理来得到更清晰的染色结果。

本产品性质稳定，脱色效果良好，能够在一定程度上重复使用，适用于植物组织整体染色后的脱色素处理。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
植物组织脱色液	100ml	室温

操作步骤：

1. 将植物组织染色后样本置于植物组织脱色液70-80℃脱色处理，直至充分去除背景颜色。（见注意事项1）。
2. 观察染色结果并拍照记录，若不能及时观察结果，可将脱色后样本用水充分清洗后浸于植物组织保存液中保存以便后续观察。

注意事项：

1. 该试剂在较高温度下脱色效果较好，脱色期间若溶液颜色较深，可更换1-2次新的植物组织脱色液。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存：

室温保存，有效期1年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com