

Simple Protect通用型样本保存液

产品货号: T11540

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

本产品提供了一种简单、安全、有效的保存咽拭子、鼻拭子、唾液、组织、微生物等样本的方法,可在常温下保持样本中的核酸在一定时间内完整、不降解,为获得下游实验所需要的高质量核酸提供了可靠保障。

本试剂可在37°C下保存RNA长达1天,在18-25°C下保存5天,或在2-8°C下保存3周,无需液氮或干冰即可处理、运输、储存和运输样品。或者,也可以将样品置于-20°C或-80°C进行长期存储。注:不同样本会有偏差,若要求较高可选择专用样本核酸保存液。

使用建议:

1. 口腔拭子: 取样前将溶液分装到采集管中, 0.5-0.8ml为佳; 按照不同的采样要求, 用拭子在相应部位采样; 采样后迅速将拭子放入装有保存液的采样管中, 避免接触其他部位。
2. 咽拭子: 将拭子越过舌根, 擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁。
3. 鼻拭子: 将拭子轻轻插入鼻道内鼻腭处, 停留片刻后缓慢转动退出。
4. 眼分泌物: 在眼睑下充分分擦拭后置于含保护液采集管中。
5. 唾液: 用拭子沾满唾液后放入含保护液的采集管中(或每0.2ml唾液加入含0.5ml保护液采集管中)。
6. 其它固体样本(组织或细菌等): 每1体积组织加入约10倍体积的保护液(组织块各边小于0.5cm)。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 尽量避免污染。
2. 若组织厚度超过0.5cm, 则试剂扩散到样品内部的速度太慢, 会发生RNA降解。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 有效期12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com