

RNA提取辅助试剂

产品货号：T11534

产品规格：40ml

产品简介：

本产品可以在RNA提取过程中替代氯仿使用，在以酚氯仿原理提取RNA的实验中可对裂解体系进行抽提萃取苯酚，去除蛋白质及DNA，从而达到分离纯化RNA的目的。提取获得的RNA收量高，纯度好，无蛋白质和DNA污染，可直接用于Northern杂交、mRNA纯化、体外翻译、RT-PCR、文库构建等各种分子生物学实验。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
RNA提取辅助试剂	40ml	室温

安全操作：

实验过程中可能会接触到强变性剂，实验操作开始前请穿戴合适的实验服、护目镜、口罩和手套，然后再进行实验操作。

注意：使用后溶液需要收集在废液桶中专门处理。

如果REX不小心溅到皮肤表面，请立刻用清水冲洗。

如果REX不小心大量摄入体内，请立即就医。

实验操作：

在使用如下本公司RNA提取产品*1进行实验时，只需将加入的氯仿等量替换为RNA Extraction Assisted Reagent（REX）即可，其他操作步骤保持不变。

列：

AG RNAex Pro RNA提取试剂*2

SteadyPure 组织细胞Small RNA提取试剂盒

SteadyPure 血液血清血浆Small RNA提取试剂盒

*1：若需配套其他公司核酸提取产品使用，建议先进行实验验证本产品是否可以完全替代氯仿使用。

*2：例如用AG RNAex Pro RNA提取试剂提取RNA时，每1ml裂解的样本中需加入200μl氯仿，则替换为每1ml裂解的样本中加入200μl REX。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com